


## Инструкция по сборке вытяжных шкафов Lab ШВ (900/1200)

### Комплектация вытяжных шкафов Lab ШВ (900/1200)

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| 1. Стол-основание  | - 1 шт. |
| 2. Вытяжная камера | - 1 шт. |

1) Собрать стол основание при помощи винтов М6 - 16 шт. К боковым ножкам прикрепить перемычки спереди через отверстия в перемычке. Прикрепить заднюю стенку к боковым ножкам.

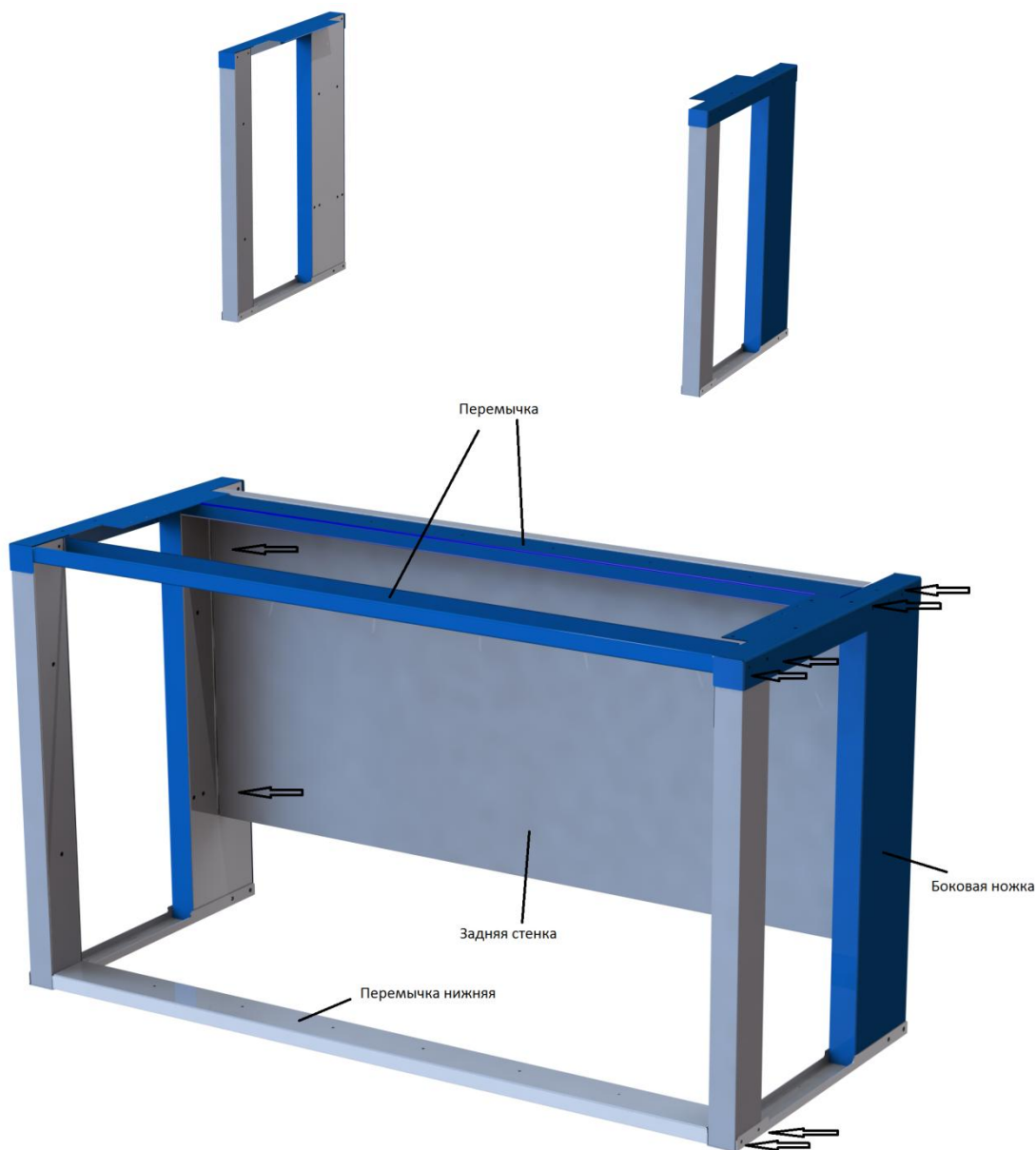

2) Прикрепить переднюю панель блока управления при помощи винтов М6, к верхней перемычке стола основания.




3) Установить вытяжную камеру на стол основание и зафиксировать снизу в местах крепления, саморезами.



4) Соединить электрические провода.  
Подвести провод питания 220В, к автомату аварийного отключения питания.  
Подсоединить провод от люминесцентного светильника к выключателю.

Схема подключения

- 1 – автомат аварийного отключения питания
- 2 – брызгозащитная розетка
- 3 – выключатель
- 4 – люминесцентный светильник

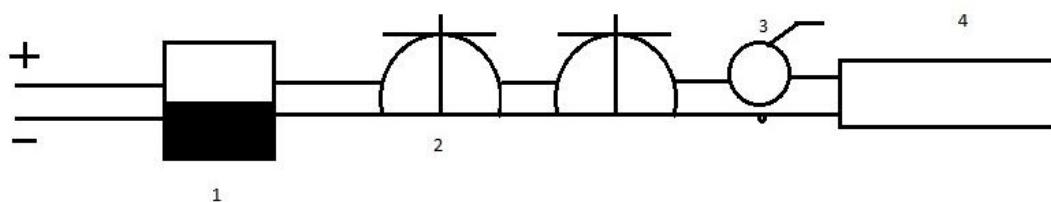

5) Подсоединить вытяжной шкаф к вентиляции при помощи гофрированного воздуховода.